

DENIOS.

Absaugventilator für Chemikalienschränke



Aufsatz mit Überwachung

BETRIEBSANLEITUNG

06/2004

121782 DE BA Absaugventilator für Chemikalienschränke
WAS-Nr. P10030010_DE_DE_BA_100

Betriebsanleitung

1. Allgemeines

Jede Person, die mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur des Absaugventilators für Chemiekalienschränke befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

2. Technische Beschreibung

Bei dem Absaugventilator für Chemiekalienschränke handelt es sich um einen Steckaufsatz zur technischen Lüftung von Chemiekalienschränken. Er gewährleistet eine 10-fache Schrankentlüftung.

Der Absaugventilator ist mit einem Anschlusskabel, einem Schukostecker und wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung ausgestattet.

3. Bedienung

3.1 Vorbereiten

- Anschließen an 230 V / 50 Hz
- Mittels rotem Ein-/Ausschalter in Betrieb nehmen

3.2 Betrieb

- Optische Kontrolle des Betriebes durch die Leuchte an dem Ein-/ Ausschalter
- Ohne Licht = AUS
- Mit Licht = EIN
- Absaugventilatoren mit Abluftüberwachung: Die über dem Ein-/ Ausschalter angebrachte grüne Kontroll-Leuchte signalisiert eine einwandfreie Funktion des Abluftventilators.

Störungsmeldung bei Aufsätzen mit Abluftüberwachung

- Die Funktion des Ventilators wird mittels einer Druckmessdose, die sich im Inneren des Gerätes befindet, überwacht.
- Sollte die grüne Kontroll-Leuchte während des Betriebs erlöschen, so ist der Luftwechsel nicht mehr gewährleistet. Es könnte z. B. der Ventilator defekt sein oder die Zu- oder Abluftöffnung ist verstopft.

129-345-	Aufsatz ohne Abluftüberwachung
136-799-	Aufsatz mit Abluftüberwachung

4. Aufbau

Anschluss des Aufsatzes an den rechten Stutzen des Chemiekalienschrankes.

DENIOS.

DENIOS AG

Hauptsitz und Vertriebsniederlassung Nord

Dehmer Straße 58 – 66
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: (05732) 753-0
Fax: (05731) 753-197
E-Mail: info@denios.de

Vertriebsniederlassung Süd

Zettaching 12a
70567 Stuttgart
Tel.: (0711) 7 28 81 93
Fax: (0711) 7 28 81 95
E-Mail: info-vns@denios.de

www.denios.de